

KERN[®]

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

☎ +0049-[0]7433-9933-0
FAX +0049-[0]7433-9933-149
✉ info@kern-sohn.com

Installationsanleitung Schnittstellenadapter mit Kabel für Ethernet

KERN KUP-04

Typ TYKUP-04-A
Version 1.2
2023-06
D



Sie finden die aktuelle Version dieser Anleitung auch online unter:
<https://www.kern-sohn.com/shop/de/DOWNLOADS/>
Unter der Rubrik Bedienungsanleitungen

TYKUP-04-A-IA-d-2312



Schnittstellenadapter mit Kabel für Ethernet

Version 1.2 2023-06

Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	2
2	Allgemeines	2
3	Installation	2

1 Lieferumfang

- Schnittstellenadapter mit Kabel für Ethernet
- Installationsanleitung

2 Allgemeines

Kabellänge: 0,15 m

i	<ul style="list-style-type: none">• Über die Ethernet-Schnittstelle können Wägedaten über ein Netzwerk übertragen werden.• Es dürfen nur KERN KUP-Adapter an den 15-pol-Sub-D-Anschluss der Waage angeschlossen werden!
----------	---

3 Installation

1. Gerät ausschalten.
2. Schnittstellenadapter in den KUP-Anschluss des Gerätes einstecken.
3. Gerät einschalten. Der Schnittstellenadapter wird automatisch vom Gerät erkannt.

In der Standardkonfiguration verwendet der KUP-Adapter das DHCP-Protokoll, um sich in das Netzwerk einzuwählen. Zur Abfrage der über DHCP zugewiesenen Konfiguration sowie zur spezifischen/statischen Konfiguration der IP-Adresse, Subnetz-Maske oder des Gateways können die KCP-Befehle **JNEx** verwendet werden. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Handbuch "KERN Communications Protocol", verfügbar im Downloadbereich auf unserer KERN-Hompage (www.kern-sohn.com).

Zum Aktivieren von KCP beachten Sie bitte die Menu-Übersicht der Bedienungsanleitung Ihrer Waage.